




# SCIENTZ-96 高通量组织研磨器

HIGH-THROUGHPUT TISSUELYSER

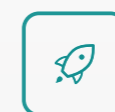

高效



稳定



安全



创新服务科学

股票代码:430685



地址:宁波国家高新区木槿路65号

总机:0574-8835 0069 8711 2106

内销:0574-8713 3995 8713 4807 8835 0052 5620 2593

外销:0574-8835 0013 8835 0062

售后:0574-8686 1966

服务热线:4008-122-088

宁波新芝生物科技股份有限公司  
NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD

# SCIENTZ-96 高通量组织研磨器

HIGH-THROUGHPUT TISSUELYSER

■ 匀浆分散研磨均质类仪器

## 产品说明

新芝生物推出的SCIENTZ-96高通量组织研磨器是新一代快速、高效、安全的研磨系统。支持对包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。支持干磨、湿磨和混合研磨及均质化处理。可以有效提高研磨效率和质量,降低人力成本,减少人工操作误差,是实验室替代人工研磨的不二选择。

## 工作原理

SCIENTZ-96高通量组织研磨器采用高频垂直振荡的方式,选择不同的研磨珠对不同性状的样品在离心管内直接对样品进行研磨,研磨管内样品与研磨球相互碰撞,其产生的研磨剪切力和撞击力使组织完全破碎,从而有效分离提取原始DNA、RNA。

## 适用样品

**动物组织** 大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼、毛发等;

**易挥发样品** 煤炭、油页岩、蜡制品等;

**塑料、聚合物** PE、PS、纺织品、树脂等;

**植物组织** 根、茎、叶、花、果、种子等;

**环境样品** 土壤、泥沙、污泥、粪便等

**微生物** 酵母、大肠杆菌等;

**食品药品** 各类食品、药片等;

## 产品特点

- 样本零污染** 研磨过程全封闭,样品之间独立运动,避免交叉污染
- 参数灵活** 内置程序控制器,参数设置简单方便
- 低噪音** 采用静音设计,减少对周围环境的干扰
- 安全性高** 配备安全门锁,具备开盖停转保护功能,安全性高,带自动中心定位的紧固装置
- 稳定性好** 垂直振荡,研磨更充分,相同样品多次研磨一致性优
- 高通量** 短时间内对96个样品进行快速研磨

## 材质的研磨件

材料	硬度	密度	能量输入	耐磨性	磨损可能带来的污染
不锈钢	48-52 HRC (约550HV)	7.8 g/cm <sup>3</sup>	很高	好	Fe, Cr
硬质钢	58-63 HRC (约750HV)	7.85 g/cm <sup>3</sup>	很高	好	Fe, Cr, C (污染要少于不锈钢)
碳化钨	约1200HV	14.8 g/cm <sup>3</sup>	极高	很好	WC (碳化钨)
玛瑙	硬脆性, 6.5-7Mohs, 约1000HV	2.65 g/cm <sup>3</sup>	很低	好	SiO <sub>2</sub>
烧结刚玉	硬脆性, 8-8.5Mohs, 约1750HV	3.9 g/cm <sup>3</sup>	低	好	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , SiO <sub>2</sub> ,
氧化锆	硬脆性, 韧性好于玛瑙7.5Mohs, 约1200HV	5.9 g/cm <sup>3</sup>	高	很好	ZrO <sub>2</sub> , Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (极微量, 不影响分析结果)
特氟隆	弹性的, 硬度D56	2.1 g/cm <sup>3</sup>	很低	很好	F, C

(1) 张娜, 陈洪生. 低胆固醇发酵香肠配方研究[J]. 农产品加工, 2011.

(2) 许玲玲, 杨晓东. 白鲜皮提取物抑制皮肤癣菌活性研究[J]. 现代中药研究与实践, 2014.

(3) JUNMING GUO .Detection of cytokeratin 20 mRNA in the peripheral blood of patients with colorectal cancer by immunomagnetic bead enrichment and real-time reverse transcriptase [J].Journal of Gastroenterology and Hepatology 2013.

(4) GUO J, XIAO B, ZHANG X, et al. Combined use of positive and negative immunomagnetic isolation followed by real-time RT-PCR for detection of the circulating tumor cells in patients with colorectal cancers [J]. Journal of molecular medicine, 2004, 82(11): 768-74.

## 技术参数

额定功率	80W
电源	220v/50Hz
时间设定	1(秒)-9999(秒)
频率设定	10-70Hz, 即振荡300-2100转/分
可存储数据	可储存50组数据
夹具行程	34mm(垂直)
样本容量	96深孔板适配器
研磨方式	湿磨、干磨、预冷冻磨
研磨珠	标配φ3mm 不锈钢钢球(1000 颗)与 φ6mm 不锈钢钢球(1000 颗)
显示方式	7寸TFT触摸屏设计
程序控制	可设置间歇、停止、总运行时间。仪器可存储研磨参数,快速调取使用;
模式循环	根据设置的实验参数,可在几个设置好的参数间不断循环,进一步减少人为因数的干扰;
保护	开盖保护,紧急制动功能,仪器采用集成电机开关,机盖只有处于闭合状态下仪器才能启动,
外形尺寸	外形尺寸360×320×550mm,可放置于实验台上
加速	在2秒内达到最大速度
减速	在2秒内达到最低速度
重量	≤ 35KG